



MES ESPACES

MENU



grp A15

0 Vous suivent

0 Vous suivez

1 Espaces

Suivre

Menu **profil**

Flux

À propos

Filtre

Tri



grp A15 il y a environ 6 jours PUBLIC



NOUS PROTÉGEONS LA PLANÈTE !!!



1476265377513-1234268425.jpg - 2.59 MB


Aime · commentaire



grp A15 il y a environ 6 jours PUBLIC



Finir par agiter la solution.

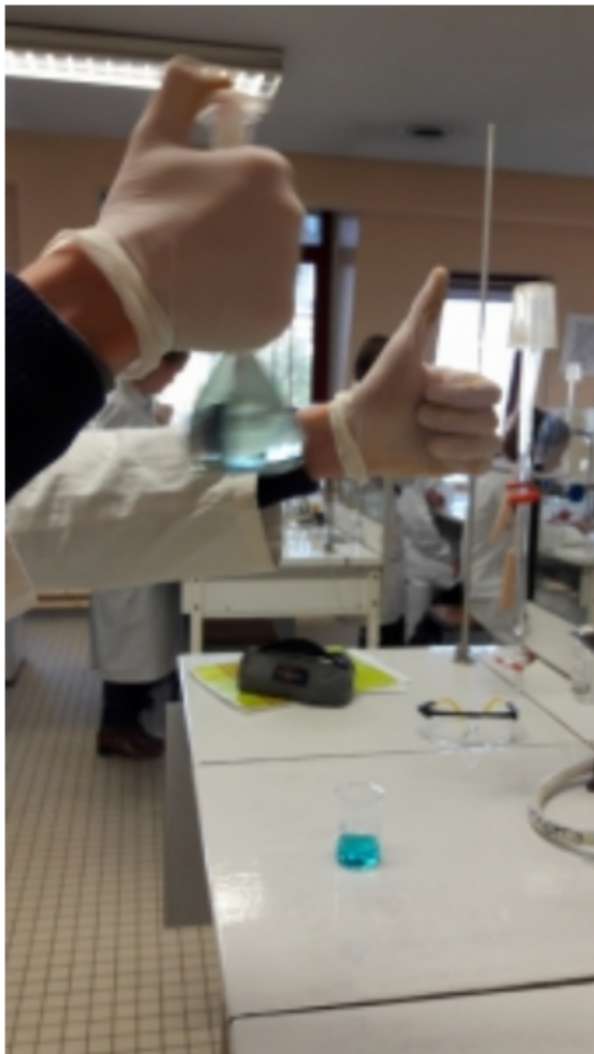

 1476265273789906891535.jpg - 2.31 MB


Aime · commentaire




grp A15 il y a environ 6 jours **PUBLIC**



On remplit ensuite jusqu'à 100ml.

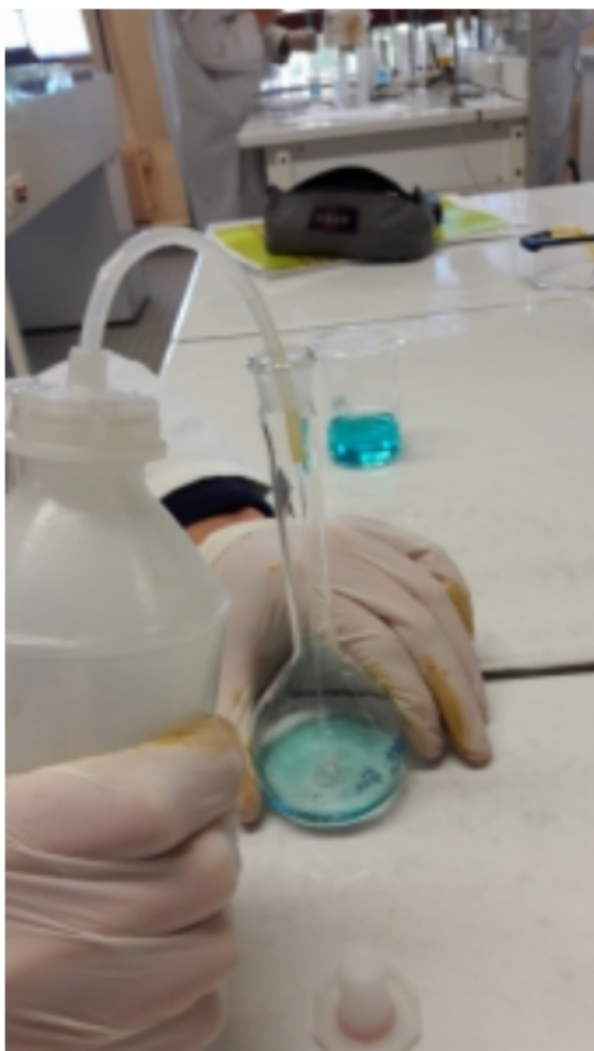

 1476265155993-869074897.jpg - 2.21 MB


Aime · commentaire




grp A15 il y a environ 6 jours **PUBLIC**




Puis verser les 10ml et s'arrêter au traits de jauge.

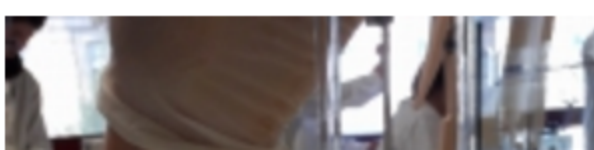

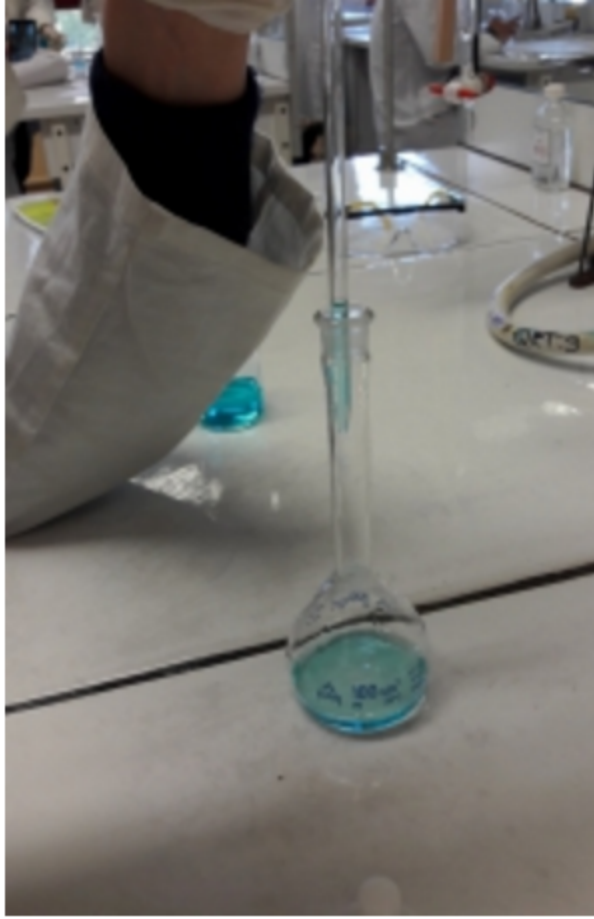

 1476265106795-1544343069.jpg - 2.28 MB

Aime · commentaire

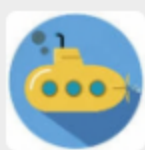

M. Chardine il y a environ 2 heures

*trait

Aime

Écrire un nouveau commentaire...



grp A15 il y a environ 6 jours **PUBLIC**



On préleve alors 10ml dans le bêcher à l'aide d'une pipette jaugée.



 1476264960114-1557326775.jpg - 2.34 MB

Aime · commentaire



grp A15 il y a environ 6 jours **PUBLIC**



Mise en milieu de la pipette jaugée.



 1476264895710-720200275.jpg - 2.17 MB


Aime · commentaire



grp A15 il y a environ 6 jours **PUBLIC**



On mélange ensuite le tout pour diluer.

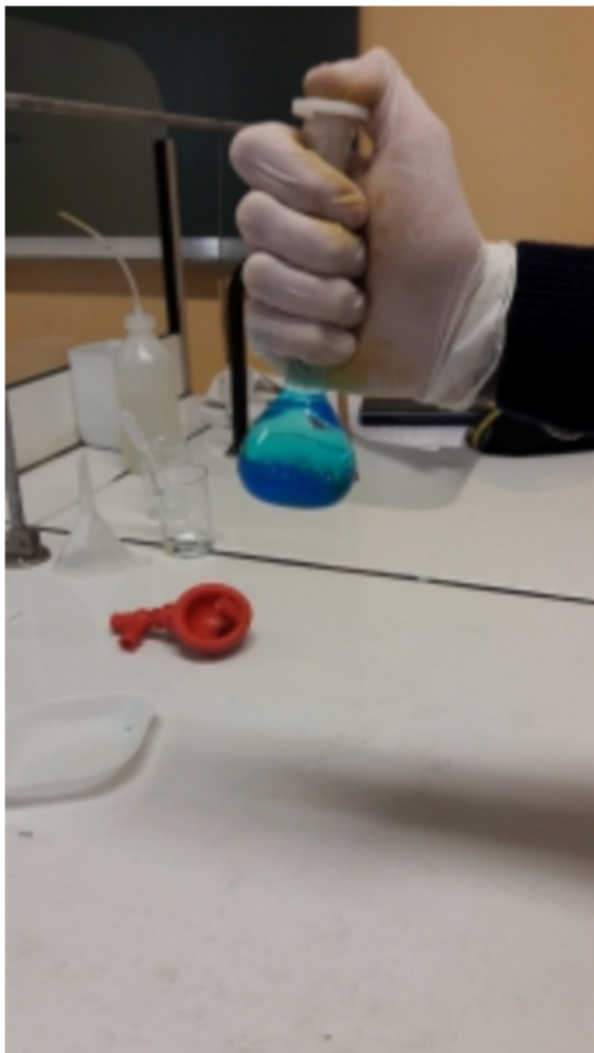

 1476264767510-752524252.jpg - 2.13 MB


Aime · commentaire




grp A15 il y a environ 6 jours **PUBLIC**



On remplit ensuite jusqu'à 50ml c'est au trait de jauge à l'aide d'une pipette.

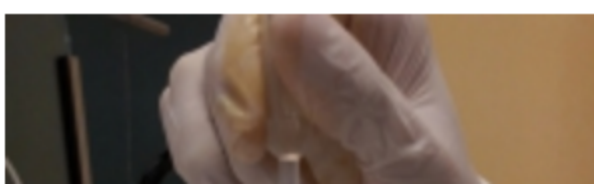

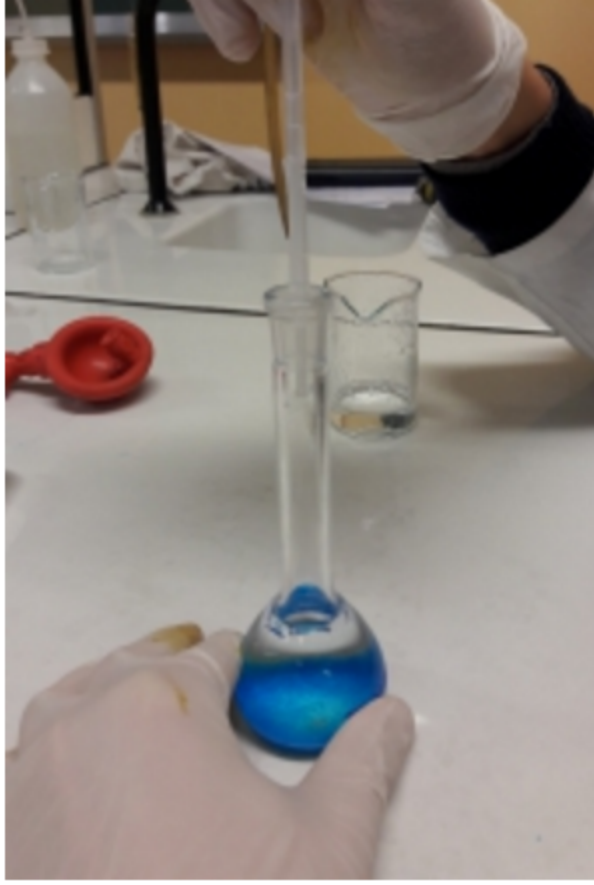

 14762646843921908529381.jpg - 2.23 MB


Aime · commentaire




grp A15 il y a environ 6 jours **PUBLIC**




On verse ensuite le sulfate de cuivre dans la fiole jaugée à l'aide d'un entonnoir.

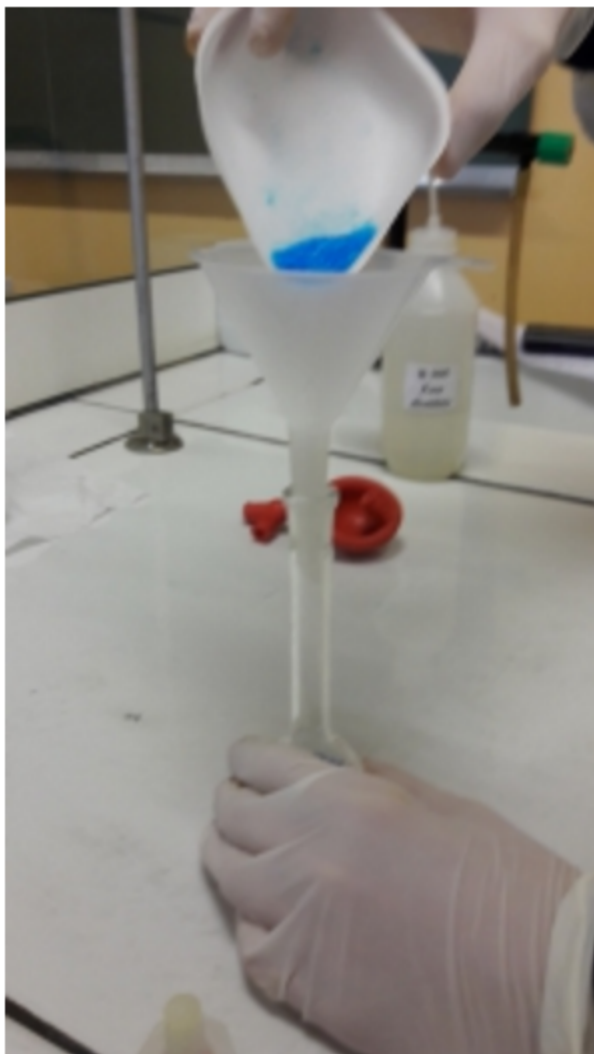

 1476264516816-30746854.jpg - 2.05 MB

Aime · commentaire

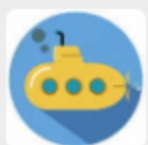

M. Chardine il y a environ 2 heures

Il faut rincer la coupelle et l'entonnoir et ajouter l'eau de rinçage à la fiole.

Aime

Écrire un nouveau commentaire...



grp A15 il y a environ 6 jours **PUBLIC**



On préleve 5 g de sulfate de cuivre hydratée qu'on met dans la balance et que l'on ajuste à l'aide de la spatule !



 1476263887535-2106841710.jpg - 2.35 MB

Aime · commentaire

Load more

Membre dans cet espace ▼

