

grp A19

0

Vous suivent

0

Vous suivez

1

Espaces


[Suivre](#)Menu **profil**[Flux](#)[À propos](#)

Filtre ▾

Tri ▾

grp A19 il y a environ 6 jours **PUBLIC**

Voilà les deux solutions.

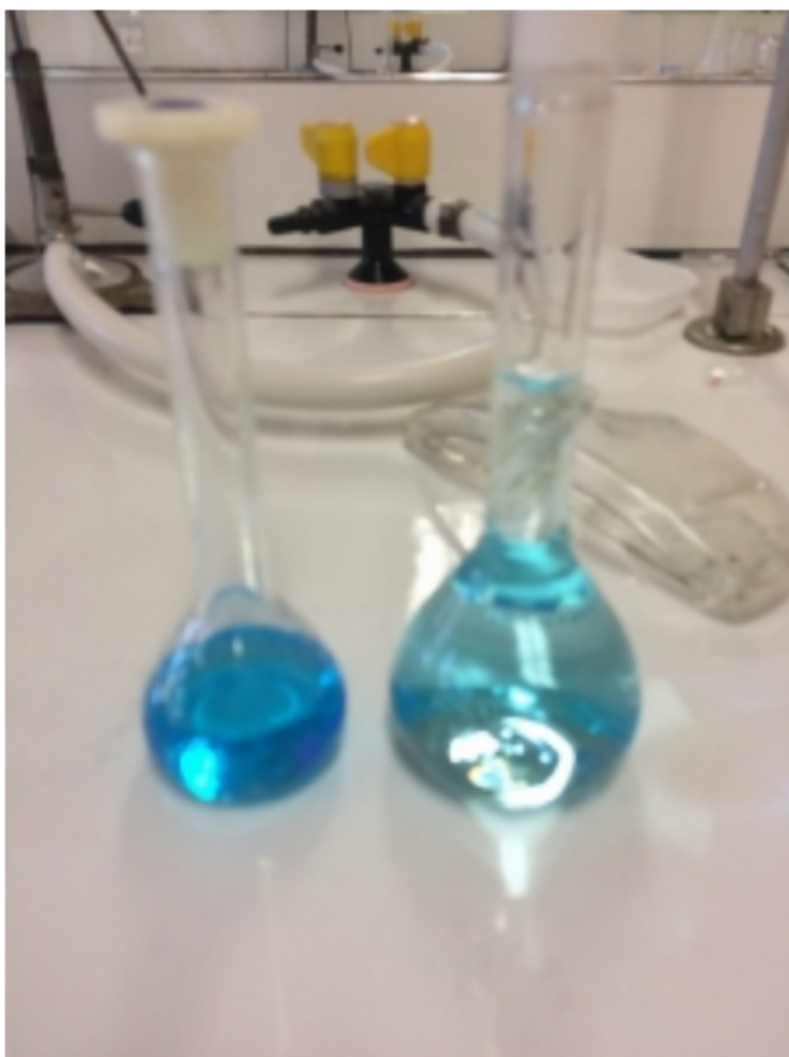 IMG_3155.JPG - 751.82 KB

Aime · commentaire

grp A19 il y a environ 6 jours **PUBLIC**

On vide les solution dans le bac prévu à cet effet... sauvons l'environnement



IMG_3158.JPG - 1.21 MB

Aime · commentaire



grp A19 il y a environ 6 jours PUBLIC



On agite une dernière fois



IMG_3139.JPG - 1.03 MB


Aime · commentaire




grp A19 il y a environ 6 jours PUBLIC



On remplis La fiole jaugée et on met à niveau

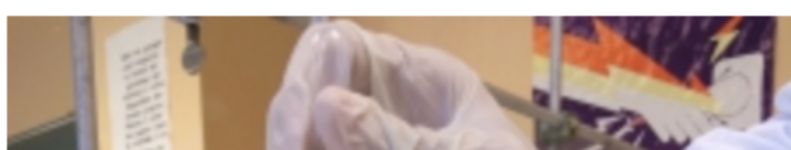

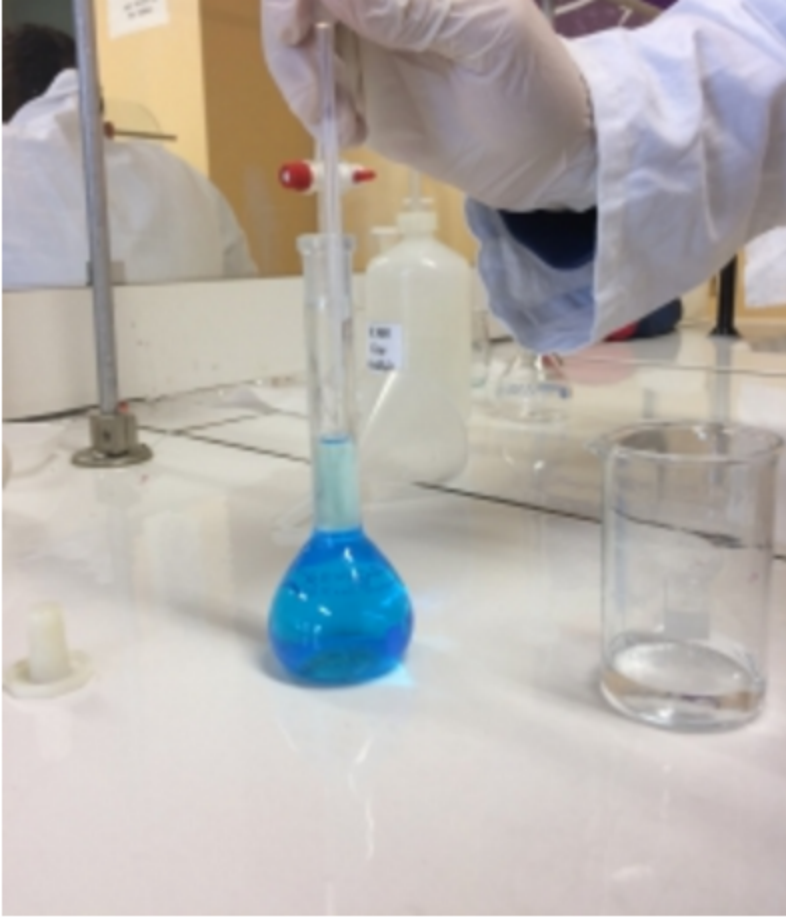

 IMG_3141.JPG - 1020.89 KB


Aime · commentaire



grp A19 il y a environ 6 jours **PUBLIC**



On met 10mL de la solution mère dans une fiole jaugée de 100mL

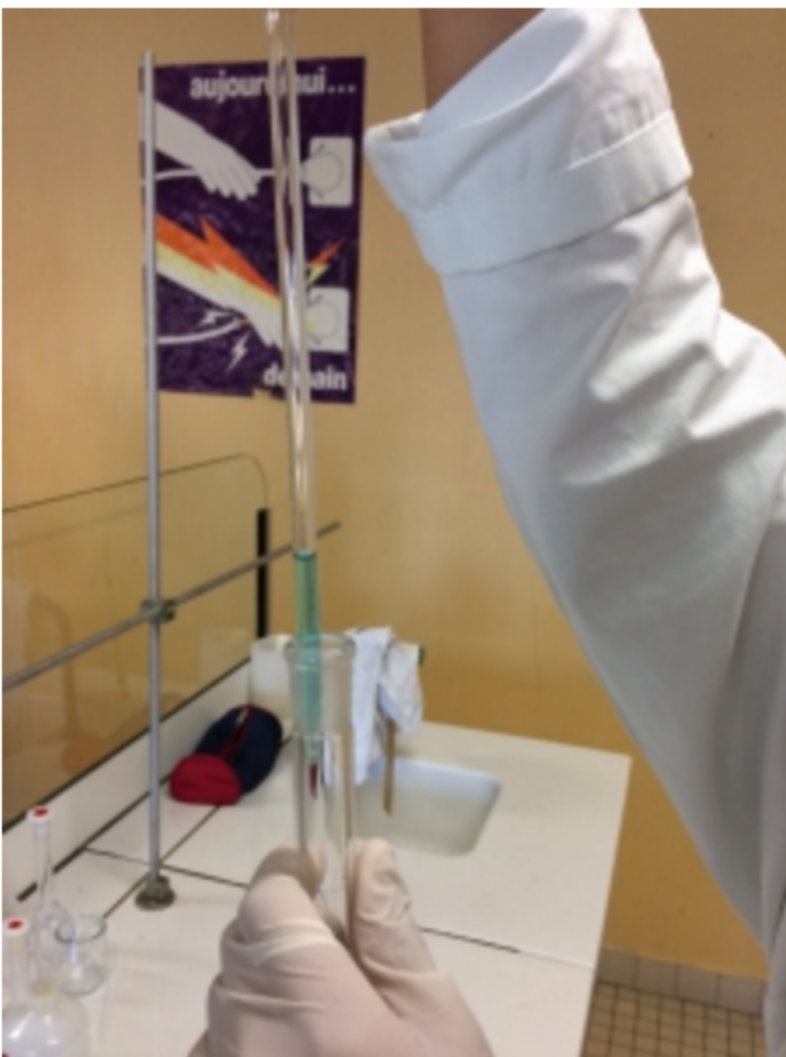

 IMG_3149.JPG - 1.18 MB


Aime · commentaire




grp A19 il y a environ 6 jours **PUBLIC**



Second protocole: on commence par faire une mise en milieu de la pipette jaugée

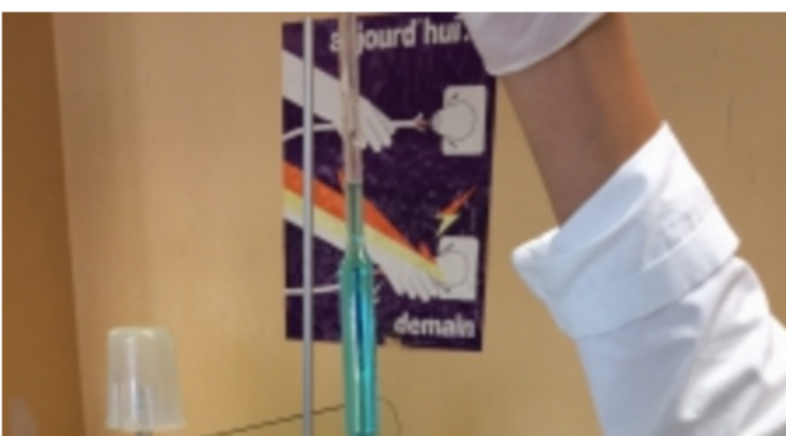

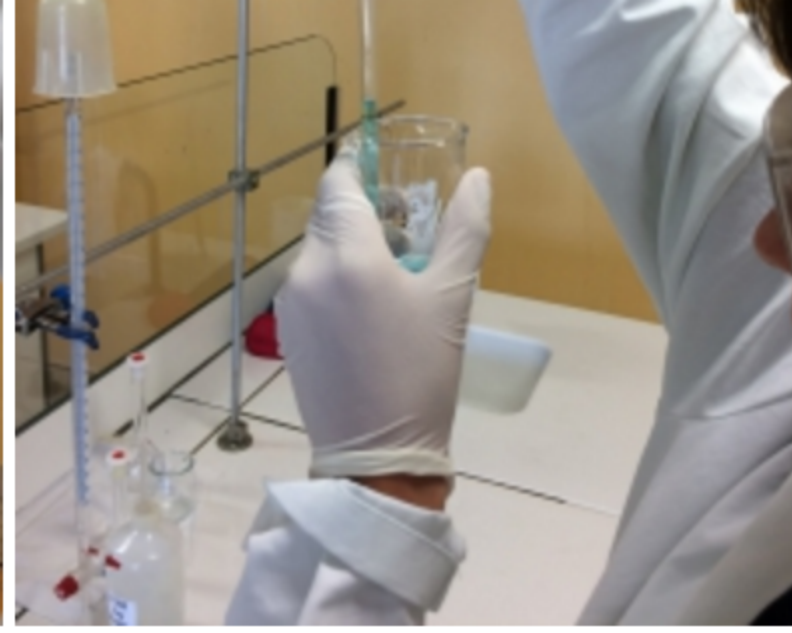

 IMG_3143.JPG - 1.12 MB

 IMG_3145.JPG - 1.16 MB

Aime · commentaire



grp A19 il y a environ 6 jours **PUBLIC**



Et enfin on agite une ultime fois



 IMG_3139.JPG - 1.03 MB

Aime · commentaire



grp A19 il y a environ 6 jours **PUBLIC**



On remplis et ajuste le niveau d'eau





IMG_3141.JPG - 1020.89 KB

Aime · commentaire



M. Chardine il y a environ une heure

*remplit

Aime

Écrire un nouveau commentaire...



grp A19 il y a environ 6 jours **PUBLIC**



On agite



IMG_3139.JPG - 1.03 MB

Aime · commentaire



grp A19 il y a environ 6 jours **PUBLIC**



On remplit la fiole, à la moitié, d'eau distillé





IMG_3136.JPG - 1.18 MB

Aime · commentaire



grp A19 il y a environ 6 jours PUBLIC



On rince la coupelle pour récupérer tout le sulfate de cuivre



IMG_3135.JPG - 1.05 MB

Aime · commentaire



grp A19 il y a environ 6 jours PUBLIC



On verse le sulfate de cuivre dans une fiole jaugée de 50mL





 IMG_3133.JPG - 917.29 KB


Aime · commentaire



grp A19 il y a environ 6 jours **PUBLIC**



On pèse 5g de sulfate de cuivre...

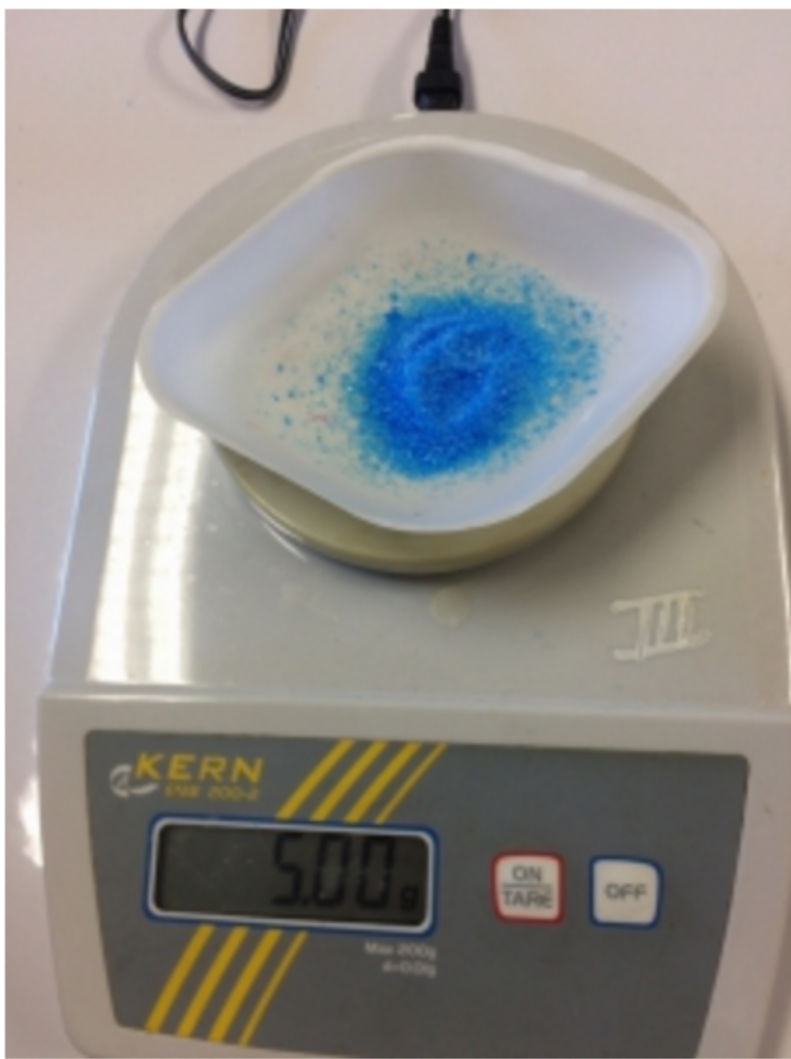

 IMG_3132.JPG - 1.35 MB

Aime · commentaire

Load more

Membre dans cet espace

