

grp A5

0

Vous suivent

0

Vous suivez

1

Espaces

[Suivre](#)Menu **profil**[Flux](#)[À propos](#)

Filtre ▾

Tri ▾

grp A5 il y a environ 6 jours (actualisé il y a il y a environ 6 jours) **PUBLIC**

On a garder 10mL grace a la pipete graduée, pour terminer on jette le reste.



1476257125141246978167.jpg - 4.52 MB

Aime · commentaire


grp A5 il y a environ 6 jours **PUBLIC**

On refait l'étape précédente, on reprepare la solution dans la fiole de 100mL , et on agite.



 1476257018275318499771.jpg - 4.81 MB

Aime · commentaire

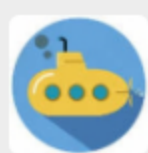

M. Chardine il y a environ 2 heures  
on "reprépare" ...

Aime

Écrire un nouveau commentaire...



grp A5 il y a environ 6 jours **PUBLIC**



On transvase le contenu dans une fiole de 100ml pour passer a l'étape suivante



 14762568359361431309348.jpg - 4.38 MB

Aime · commentaire



grp A5 il y a environ 6 jours PUBLIC



Mise en milieu



 1476256754675-1097083692.jpg - 4.86 MB

Aime · commentaire



grp A5 il y a environ 6 jours PUBLIC



On agite la fiole



 14762565436002006448799.jpg - 4.69 MB

Aime · commentaire



grp A5 il y a environ 6 jours PUBLIC



On remplit jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée.



 14762564804152063563596.jpg - 4.19 MB

Aime · commentaire



grp A5 il y a environ 6 jours **PUBLIC**




On verse le contenu dans la fiole jauger de 50ml, à l'aide d'un entonnoir



 1476256347715-541050235.jpg - 4.69 MB

Aime · commentaire

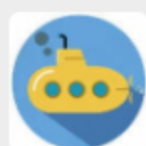

M. Chardine il y a environ 2 heures

Il faut rincer la coupelle et l'entonnoir et ajouter l'eau de rinçage à la fiole.

Aime

Écrire un nouveau commentaire...





grp A5 il y a environ 6 jours PUBLIC



On pèse 4,9g de sulfate de cuivre a l'aide d'une balance. Dans une coupelle avec une spatule.



 1476256243608-1295458298.jpg - 4.62 MB

Aime · commentaire

Load more

**Membre** dans cet espace

