

grp A7

0

Vous suivent

0

Vous suivez

1

Espaces

[Suivre](#)Menu **profil**[Flux](#)[À propos](#)

Filtre ▾

Tri ▾

grp A7 il y a environ 6 jours **PUBLIC**

Nous vidons et rinceons les solutions contenant du sulfate de cuivre sans le bidon de récupération des métaux lourds , afin de ne pas polluer l'environnement.




1476256969511283814680.jpg - 2.94 MB

Aime · commentaire

grp A7 il y a environ 6 jours **PUBLIC**

On remplit ensuite jusqu'au trait de jauge à l'aide d'une pipette pasteur, après avoir secoué à mi-chemin la fiole afin d'homogénéiser la solution.



 1476256545399-1480353879.jpg - 2.7 MB


Aime · commentaire



grp A7 il y a environ 6 jours **PUBLIC**



On prélève 10mL de la solution mère, que nous versons dans une fiole jaugée de 100mL

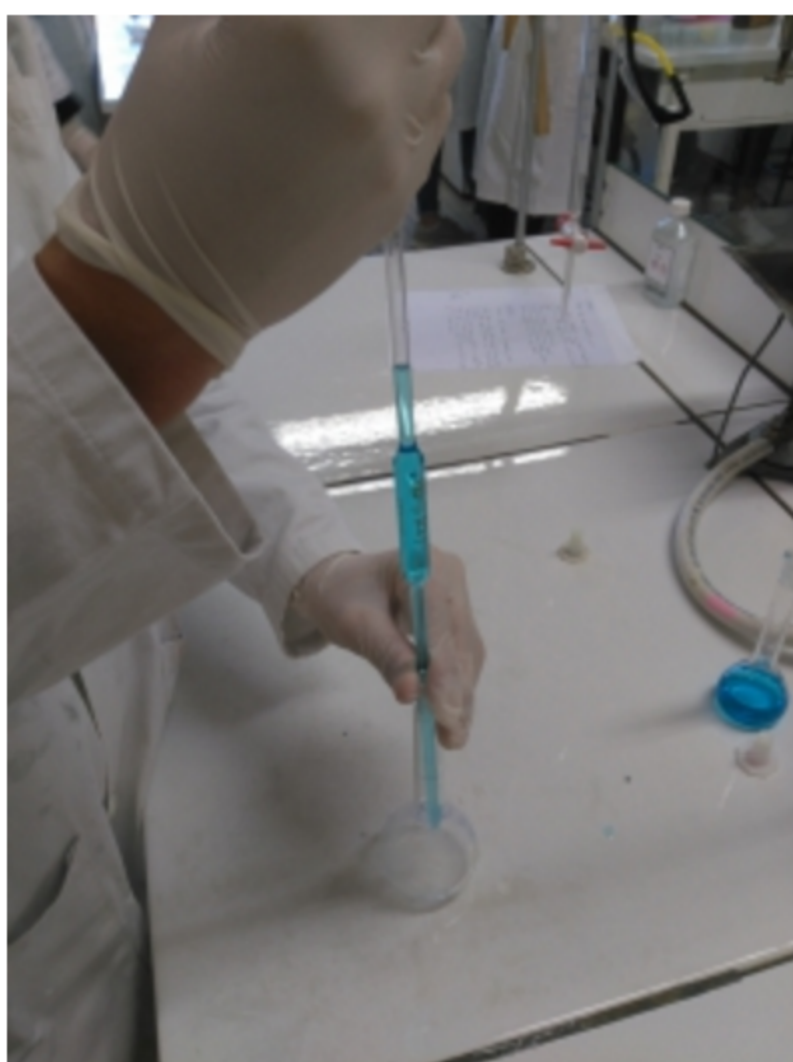

 1476256406938551698853.jpg - 2.71 MB

Aime · commentaire



grp A7 il y a environ 6 jours (actualisé il y a il y a environ 6 jours) **PUBLIC**



On procède à la mise en milieu de la pipette jaugée, afin qu'il n'y ait pas de dilution en trop où de contact avec une solution précédemment utilisée

solution précédemment utilisée.



 1476256189352-1163860894.jpg - 2.76 MB

Aime · commentaire



grp A7 il y a environ 6 jours (actualisé il y a il y a environ 6 jours) PUBLIC



On ajuste la solution à l'aide d'une pipette pasteur de façon à arriver jusqu'au trait de jauge de la fiole.



 1476255893825-1547466726.jpg - 2.42 MB


Aime · commentaire




grp A7 il y a environ 6 jours PUBLIC



On secoue la fiole en l'ayant préalablement bouchée.

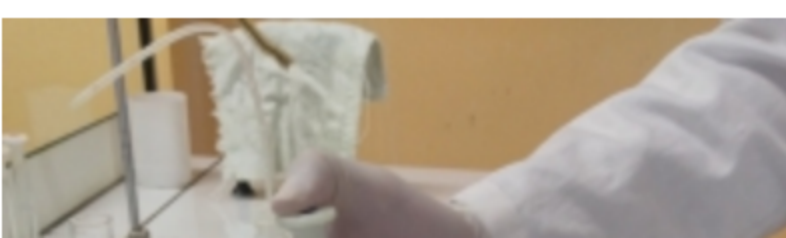



 1476255774025995984434.jpg - 2.43 MB


Aime · commentaire




grp A7 il y a environ 6 jours (actualisé il y a il y a environ 6 jours) PUBLIC

On insère les cristaux dans une fiole jaugée de 50mL que l'ont rempli de moitié.



 1476255639604-488976939.jpg - 2.57 MB

Aime · commentaire

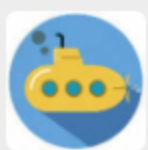

M. Chardine il y a environ 2 heures

Il faut rincer la coupelle et l'entonnoir et ajouter l'eau de rinçage à la fiole.


Aime

Écrire un nouveau commentaire...



grp A7 il y a environ 6 jours (actualisé il y a il y a environ 6 jours) PUBLIC

On prélève 4,99g de sulfate de cuivre hydraté.

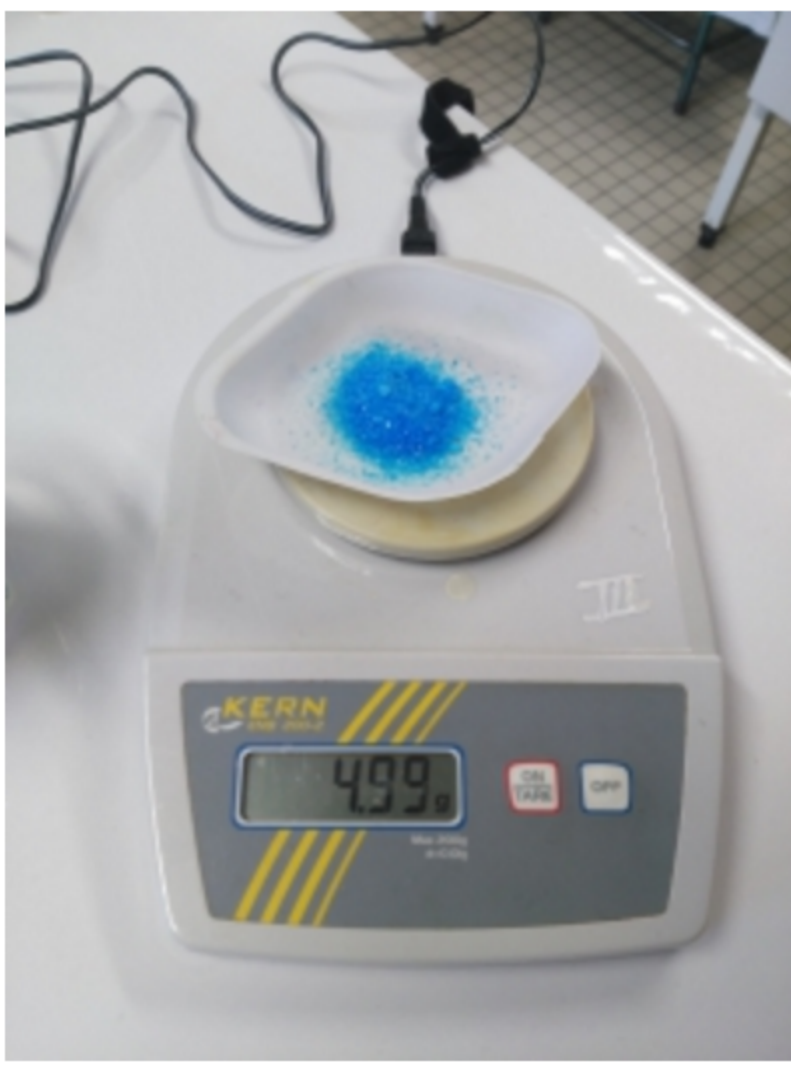

 14762553910671437859788.jpg - 2.7 MB

Aime · commentaire

Load more

Membre dans cet espace ▼

