

grp B16

0

Vous suivent

0

Vous suivez

1

Espaces

Suivre

Menu **profil**

Flux

À propos

Filtre

Tri

grp B16 il y a environ 20 jours **PUBLIC**

On remet de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge en ajoutant les dernières gouttes à l'aide d'une pipette pasteur.



14763520655031449975936.jpg - 2.51 MB


14763520865231258497456.jpg - 2.61 MB


Aime · commentaire

grp B16 il y a environ 20 jours **PUBLIC**

On ajoute de l'eau jusqu'à la moitié de la fiole jaugée puis on agite le tout



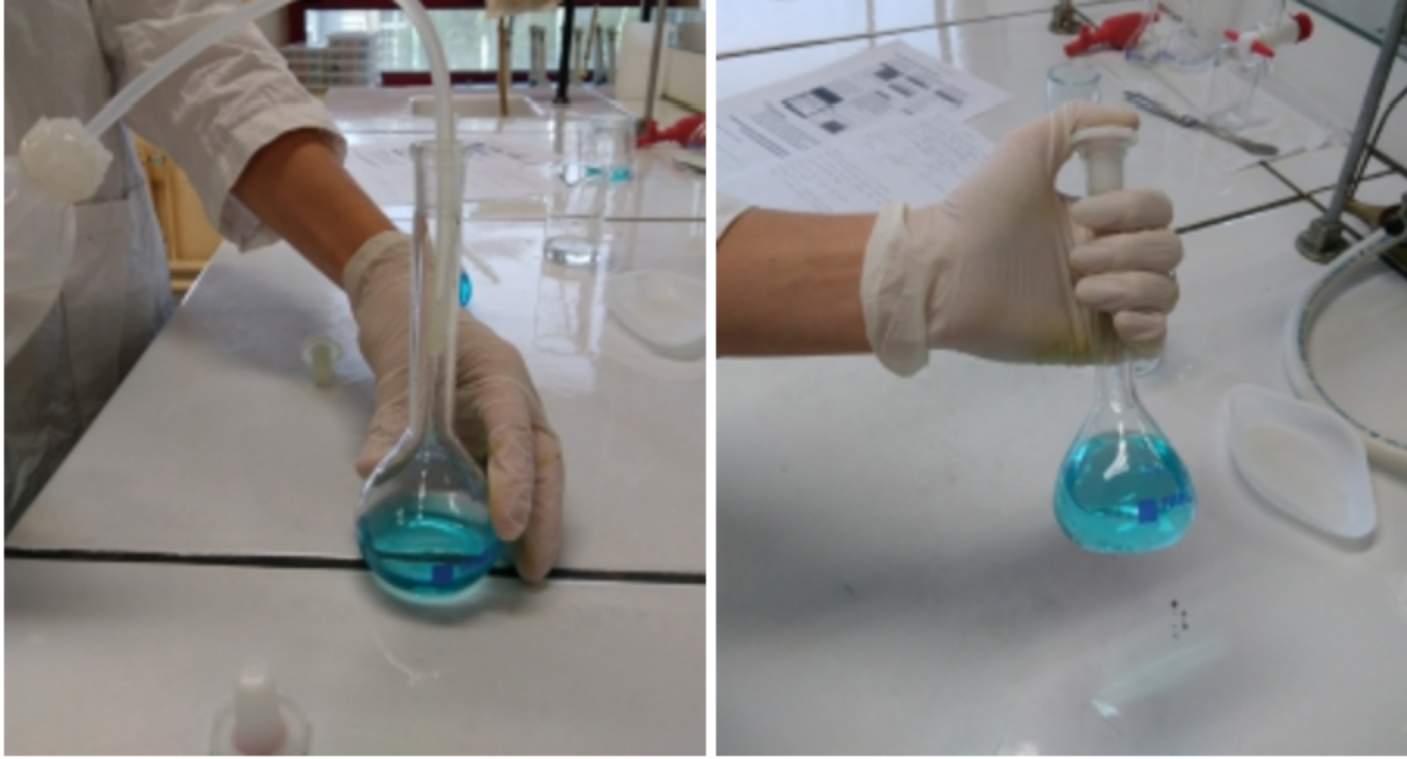

 1476351945732925557847.jpg - 2.73 MB

 1476352001131-1355884524.jpg - 2.65 MB

Aime · commentaire



grp B16 il y a environ 20 jours PUBLIC



On prélève 10ml de la solution mère a l'aide de la pipette jaugée et du propipette pour verser le contenu dans une fiole jaugée 100ml



 1476351715026-358923088.jpg - 3.12 MB

 14763517962751514022855.jpg - 3.11 MB


Aime · commentaire




grp B16 il y a environ 20 jours PUBLIC



On rince la pipette jaugée 10ml avec la solution mère .

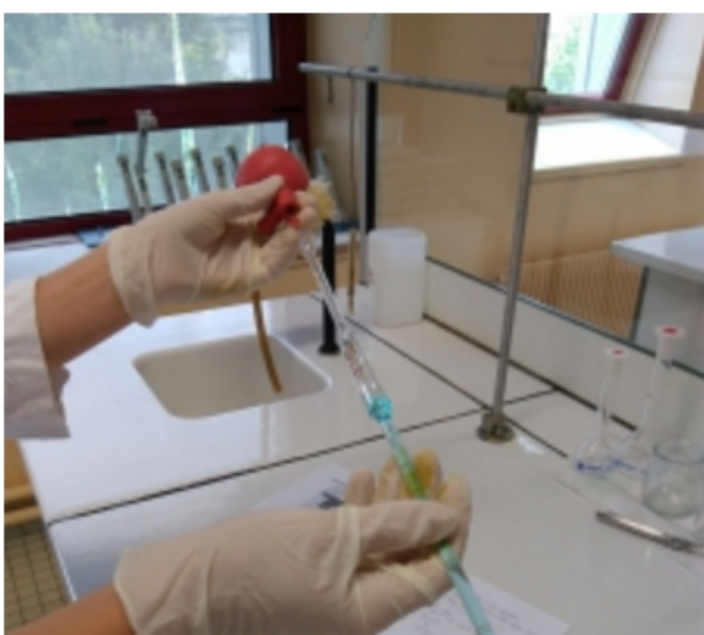

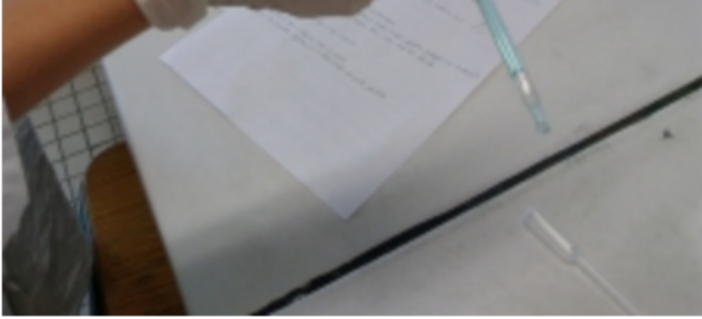

 14763514744571552976570.jpg - 2.74 MB

Aime · commentaire




grp B16 il y a environ 20 jours **PUBLIC**



On ajoute de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge puis on ajoute les dernières goutte avec une pipette pasteur .  
Pour finir on agite



 1476351292435-841557374.jpg - 2.88 MB

 1476351301927-1654988858.jpg - 2.86 MB

Aime · commentaire



grp B16 il y a environ 20 jours **PUBLIC**



On ajoute de l'eau distillée jusqu'à à la moitié de la fiole jaugée et on agité la solution



 1476351173747209066076.jpg - 2.62 MB

Aime · commentaire


Aime · commentaire




grp B16 il y a environ 20 jours PUBLIC



On verse le contenu de l'entonnoir dans une fiole jaugée de 50ml . Puis on rince la coupelle avec de l'eau distillée pour que l'ensemble du contenu soit versé

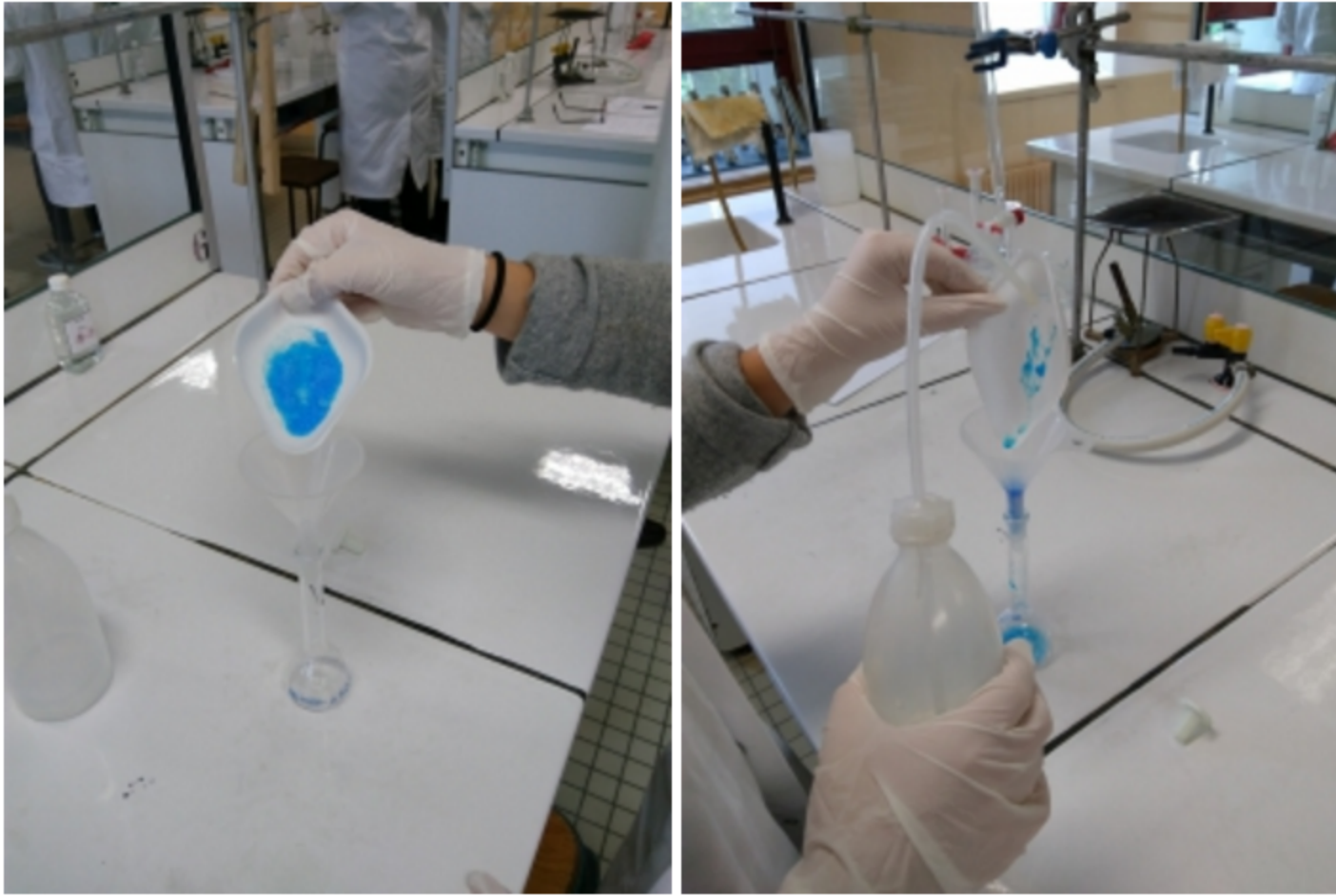

 14763508675321386363226.jpg - 2.82 MB

 1476350915735-909515665.jpg - 2.79 MB


Aime · commentaire



grp B16 il y a environ 20 jours PUBLIC



On pèse 5g de sulfate de cuivre à l'aide d'une coupelle (ne pas oublié d'appuyer sur tare sur la balance )

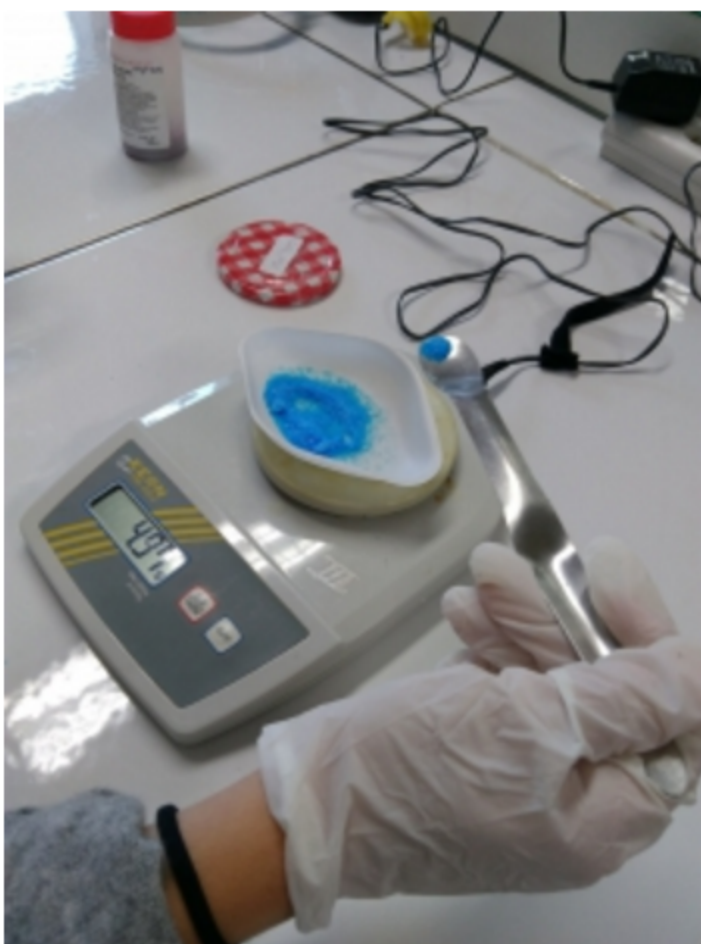

 14763506533201122178981.jpg - 2.75 MB

Aime · commentaire

Load more

Membre dans cet espace



